

病理切片扫描仪操作步骤简化版

- 1、开电脑、开机：按下扫描仪左后背的电源键开机，电源指示灯亮
- 2、打开扫描控制软件，等待扫描控制软件与仪器成功连接
- 3、扫描控制软件右下角，点击【弹出】，DOOR 指示灯亮，将【切片槽门】向上推至顶端，取出【切片槽】



- 4、将干燥、洁净的切片放入【切片槽】，切片卡子固定切片



- 5、向里将【切片槽】推进移动平台，此时软件左侧出现切片缩略图预览列表



- 6、【条码框】输入切片信息或命名切片
- 7、【修改存储路径】，建议在系统默认路径即：D 盘 ScanData 目录下新建个人文

件夹。其他盘因涉及系统软件稳定性，请勿将数据存在其他盘。

8、确定扫描倍率，拨动机身左侧板的 20 倍与 40 倍档位来切换倍率，并在软件主界面左下角显示当前倍率。每次切换倍率后，机器将会做初始化操作。40×扫描可获得≤40×的图像，20×扫描可获得≤20×的图像。




9、逐张点击左侧列表中的切片缩略图，确定每张的扫描区域和焦点（系统会自动识别与设定，但用户可根据需求更改）

【扫描区域】更改：鼠标右键的菜单对扫描区域进行删除、增加操作，还可以对区域进行拖动操作

【焦点识别】更改：三种方法：

- a) 可以选定系统自带的【低】、【中】、【高】密度
- b) 可以通过鼠标右键的菜单对焦点进行基本的删除、增加操作，还可以对焦点进行拖动操作；
- c) 键盘按住【Ctrl】键，鼠标点击一下拟扫描区域，即可对应的增加一个焦点，键盘按住【Shift】键，鼠标点击某个焦点，即可删除该焦点。

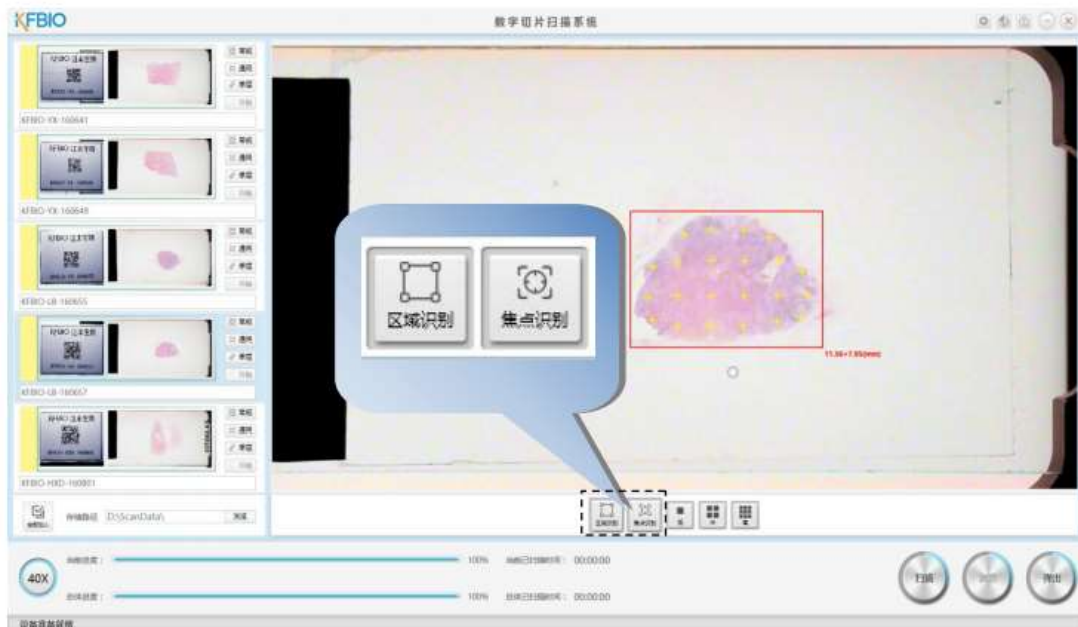


10、补光点确定：白色透明的点（补光点）要放在空白干净的地方，不能放在组织上，脏东西上。如果组织背景实在太脏，尽量选取相对干净的地方

11、【双击】选定左侧列表中的切片缩略图（外框变成红色），确定需要扫描的切片。也可点击【全部加入】，选择扫描所有切片。【双击】选定的扫描对象，或点击【全部取消】，取消扫描对象。

12、点击软件主界面右下侧【扫描】，软件主界面左下方显示扫描进度。

已预览、扫描中、扫描成功、未预览、扫描失败。不同的状态对应不同的颜色表示，表示方法如下图所示：

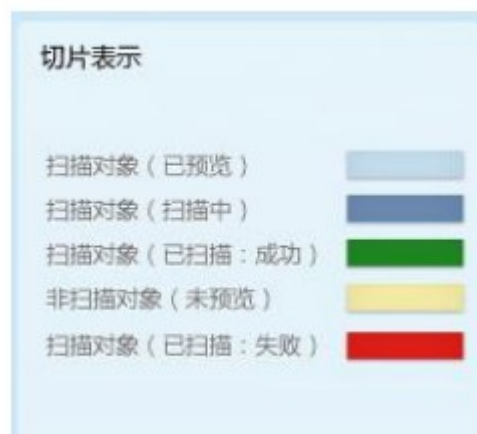

13、扫描结束后，可选中切片，点击软件主界面右下方【浏览】，查看编辑图像。

14、使用格式化的 U 盘或光盘拷走数据

15、仪器用完，请取走样本，切片槽放回到机子内，关闭电脑、扫描仪，扫描仪盖上防尘罩。