

病理切片扫描仪使用注意事项

1. 此扫描仪不可拍摄封片胶水未干的切片
2. 尽量保证切片背景及表面干净（可用擦镜纸沾无水乙醇擦干净），否则成像质量差
3. 焦点识别时，如果焦点识别在组织外面，请把组织外面的焦点删除或者移动到组织上
4. 白色的点（补光点）要放在空白干净的地方，不能放在组织上，脏东西上。如果组织背景实在太脏，尽量选取相对干净的地方
5. 切片扫描过程中或初始化过程中，勿手动切换倍率操作
6. 20x 或 40x 倍镜切换时，一定到切换到位
7. 设备门只能软件才能打开，请不要用手去随意扳动门
8. 仪器用完，请在仪器使用记录本上登记。